



气相色谱仪安装确认书

尊敬的用户：您好！

非常感谢您惠顾武汉泰特沃斯科技有限公司，为了做好您所购买的气相色谱仪器的安装、调试工作，请您仔细阅读本《用户须知》，在我公司技术服务人员来到之前，请务必做好下列准备工作，谢谢合作！

一、 环境：

- 仪器室应宽敞、整洁，环境温度变化不大，同时必须良好排风，室内禁止使用明火。 是 否
- 配备结实、平整的木质或水泥瓷面耐一定承重实验桌，约高 80cm, 宽 60cm, 长 150cm。 是 否

二、 电源：

电源要求：精密净化交流稳压电源(单相交流 220v±5%)，50z，频率偏差±0.5HZ，并有良好的接地装置(零线与地线电压为 0v)。供电负荷不小于 2500W，准备 2 个(或以上)合格的万用接线板，总数不小于 10 个扁平三角接线插座。(附注：因为电源的问题导致仪器的损坏，本公司将不予免费保修)。 是 否

三、 气源要求：

- 钢瓶气：必须具备双表头减压阀(显示总压和分压) 是 否
- 检测器为 FID、FPD 时：载气：99.999%高纯氮气(必备双表头减压阀) 是 否
- 燃气：99.999%高纯氢气(或者氢气发生器) 是 否
- 助燃气：21%氧+79%氮气的压缩空气(或者发生器) 是 否
- TCD 检测器：99.999%高纯氢气(或者氢气发生器)(或规定载气) 是 否
- ECD 检测器：99.999%高纯氮气(必备双表头减压阀) 是 否
- ECD 检测器：脱氧管 是 否

四、 电脑及打印机

色谱数据工作站应备计算机(如有必要，可选配打印机)，计算机软、硬件配置要求如下：CPU 2.4GHz 以上，内存：2GB 以上。硬盘：160G 以上。主板至少具备一个以上空余网口，光驱。系统要求 XP 或者 WIN7(必须是 32 位)操作系统版本，软件系统无病毒。 是 否

五、 技术人员

有一定色谱基础或化验检测基础(最好大专以上)人员 2 名以上，并能够熟练操作电脑等电子设备。 是 否

免责声明：除以上第三条规定中根据配置不同选择相应的气源外，如客户不具备以上条件，也不愿改变现状的。我公司仪器出现达不到验收标准指标情况，泰特仪器不承担任何责任。

请客户确认已知以上各项要求并传真至 027-88773157

客户签字(签章)：_____

日 期：____年____月____日